

Code No. 3422A **容量：** 500 μl
 (for 100 lanes)
濃度： 130 ng/μl

本製品には、あらかじめ色素等が含まれているので、そのまま電気泳動ゲルにアプラインすることができる。

<u>フラグメント</u>	<u>サイズ (bp)</u>
A	1,500
B	1,000
C	900
D	800
E	700
F	600
G	500
H	400
I	300
J	200
K	100

9 mM	Tris-HCl, pH8.0
0.9 mM	EDTA
5%	Glycerol
0.09%	SDS
0.005%	Bromophenol Blue

–20°C

ただし融解後は4℃で保存してください。
(凍結融解を繰り返さない。)

※ 開封後（融解後）は4℃で保存し、コンタミネーションに注意してなるべく早めにご使用ください。

アガロースゲル電気泳動における DNA サイズマーカー

本製品 5 μ l を 3% PrimeGel Agarose PCR-Sieve (製品コード 5810A) 等にアプライし、アガロースゲル電気泳動を行う。

電気泳動後のゲルを EtBr または SYBR Green I Nucleic Acid Gel Stain (製品コード 5760A/5761A) で染色する。

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。

タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための
 改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。

本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。